


データの保存方法・寸法の測定方法


デジタルマイクロスコープ500X

①データの保存方法


①-1 デジタルマイクロスコープをパソコンに接続し、ソフトを起動するとライブ画面が表示されます。

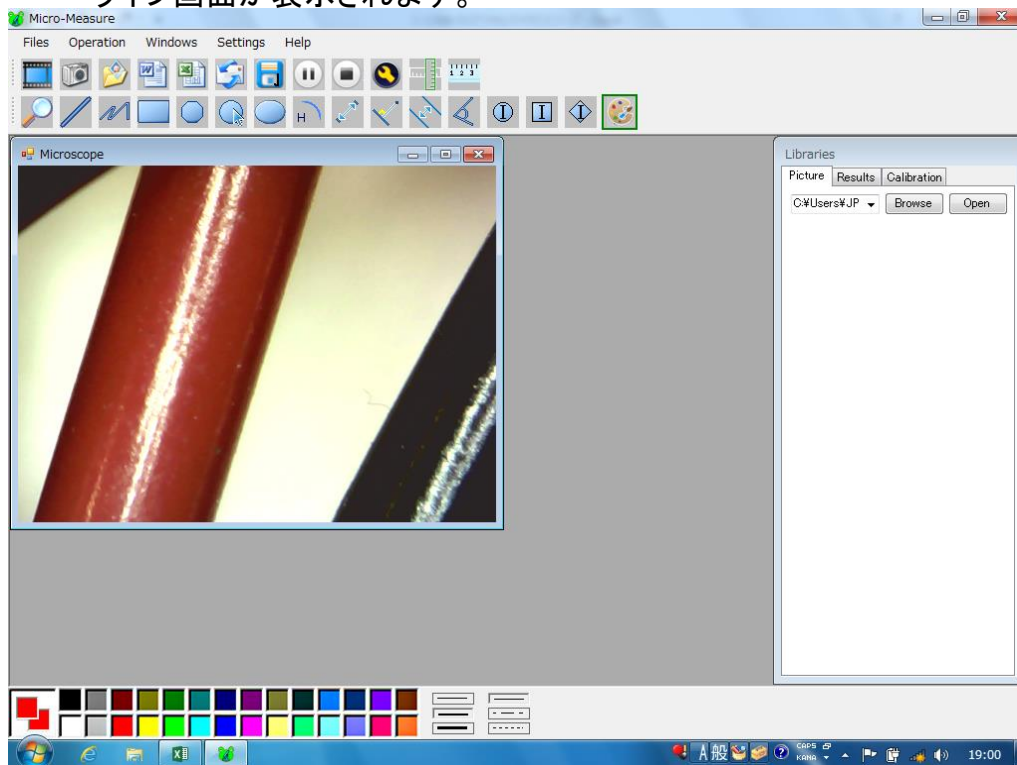

①-2 Capture Pictureをクリックします。

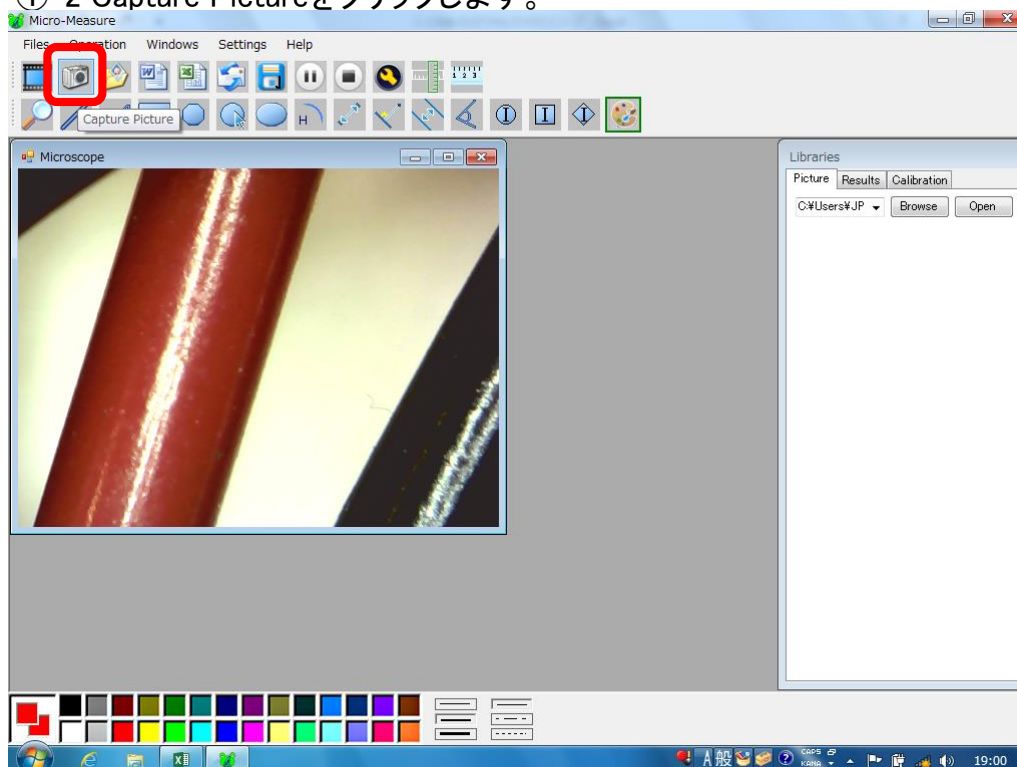


①-3 画像が保存されます。

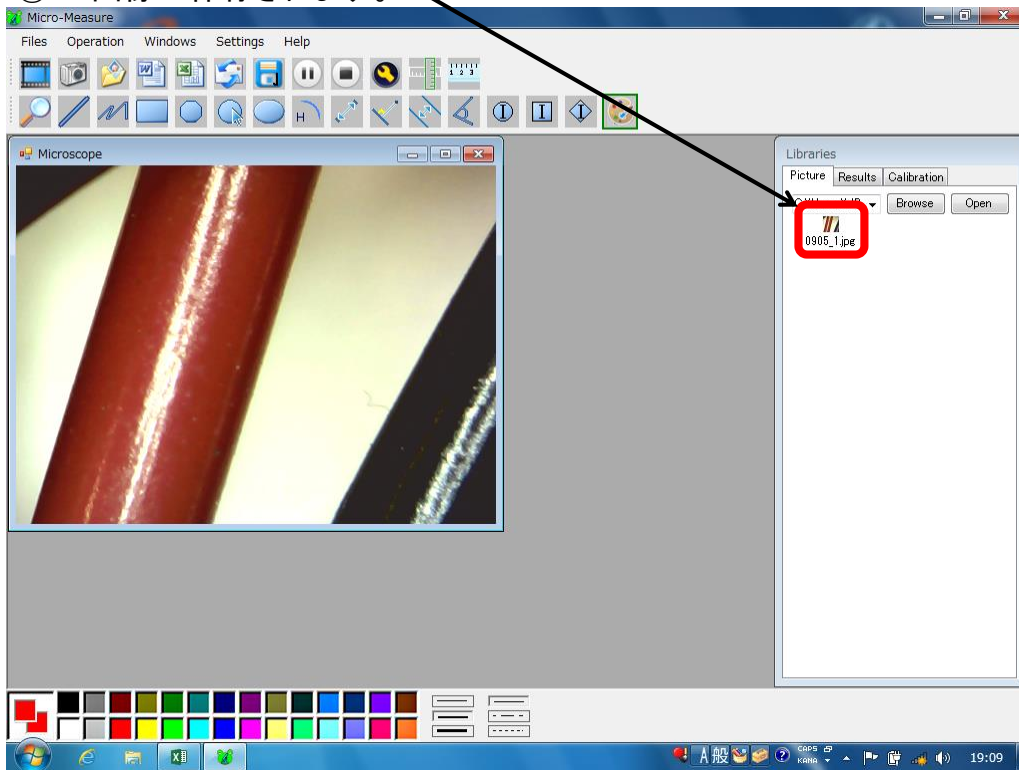


② 寸法測定


②-1 保存した画像データをダブルクリックします。

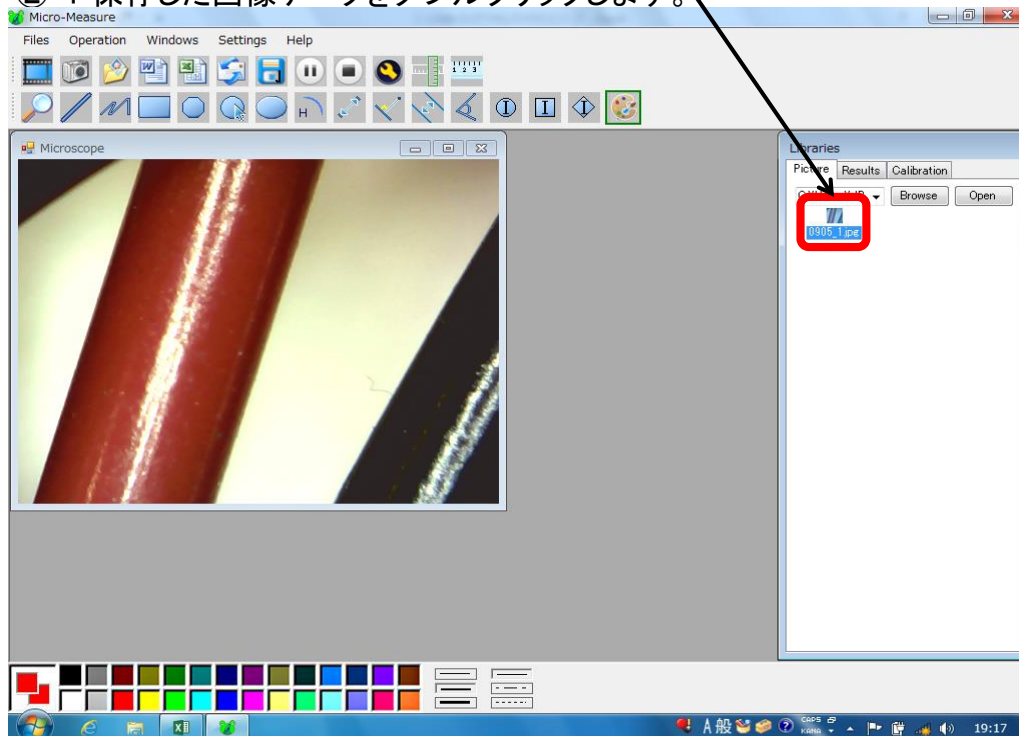


②-2 保存した画像が表示されます。

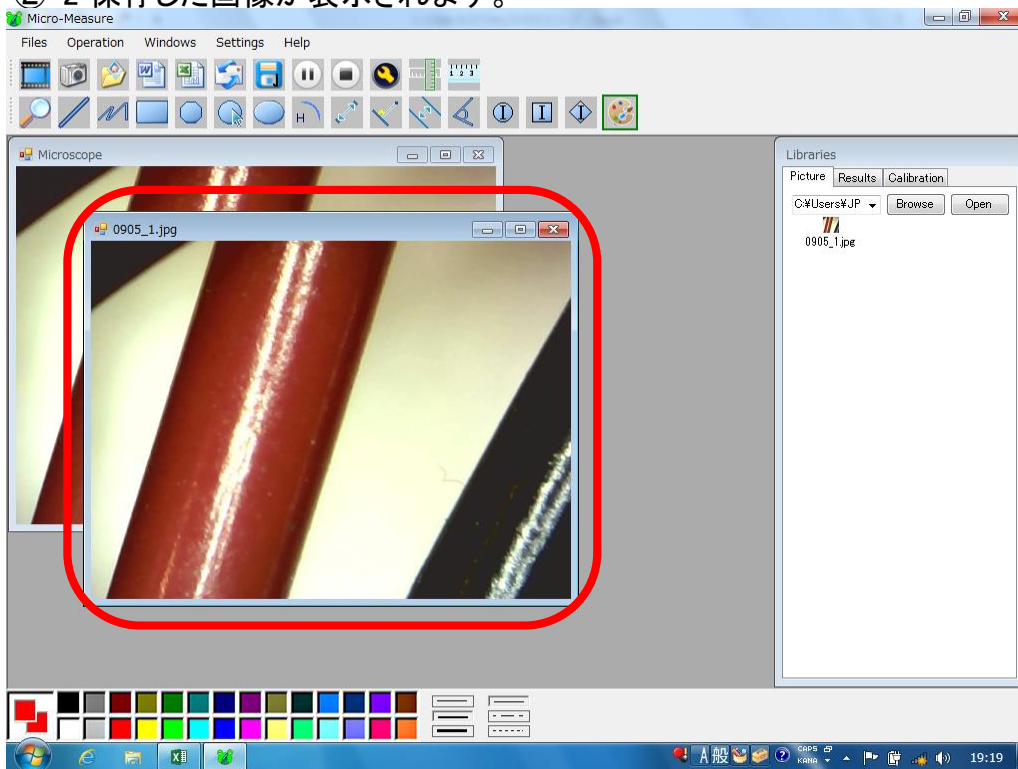


②-3 距離アイコンをクリックします。

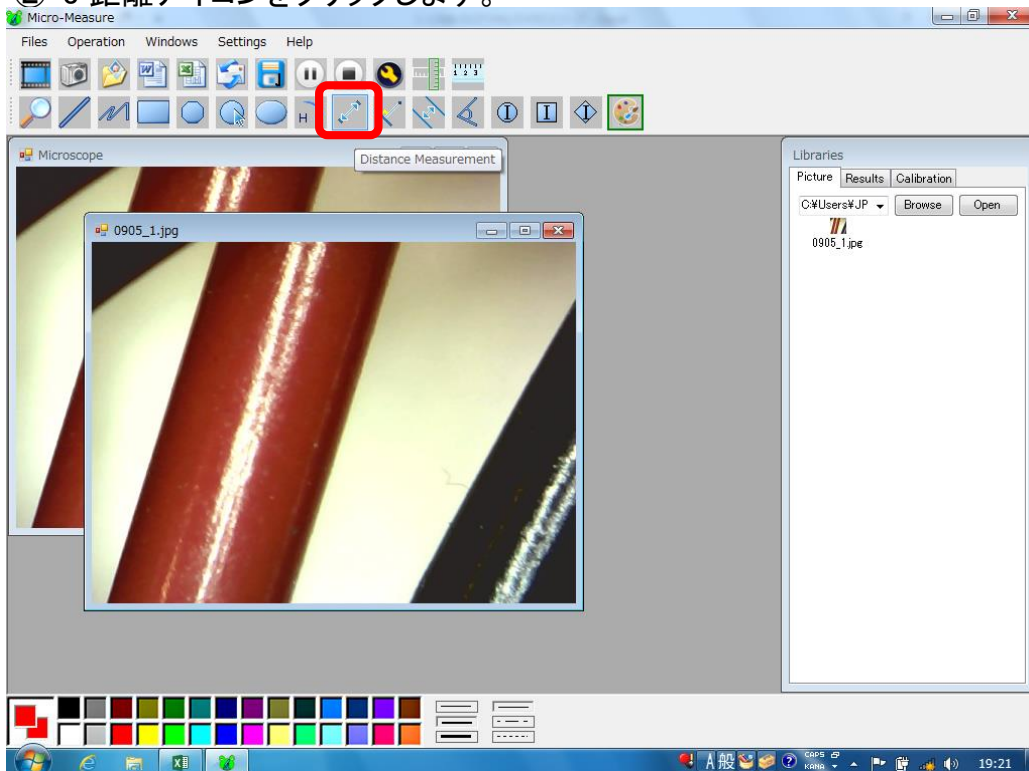

- ②-4 最初のクリックで始点、二回目のクリックで終点が設定され、二点間距離が測定できます。

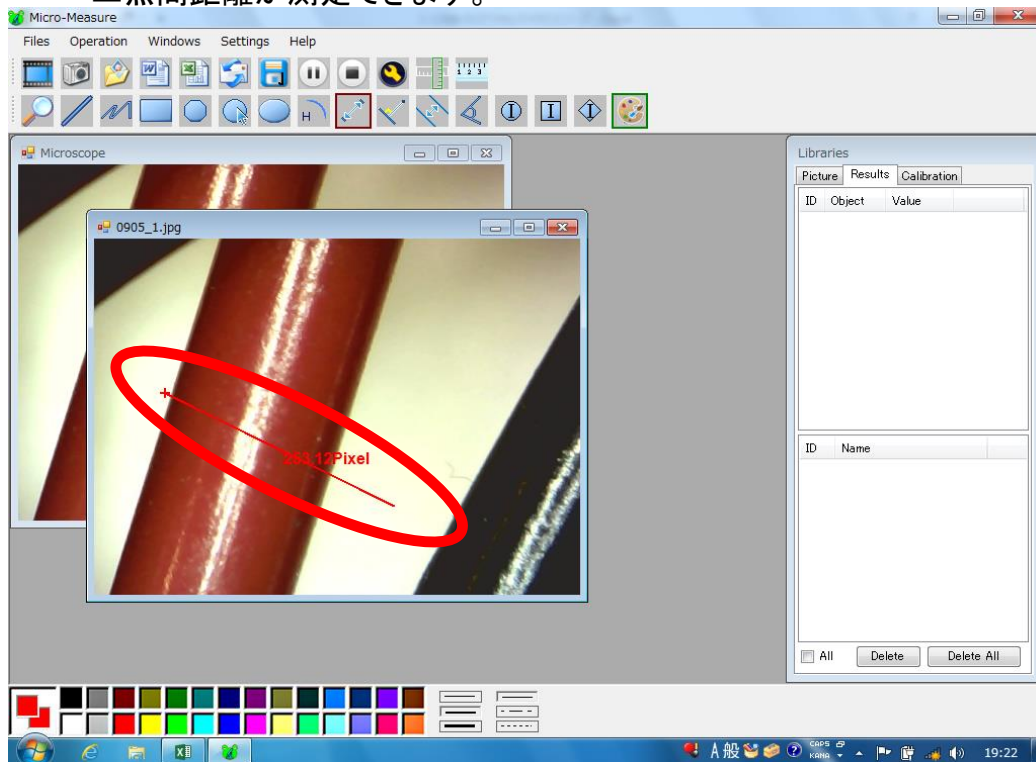

- ②-5 測定した画像データを保存するために「Files→Save As」をクリックします。

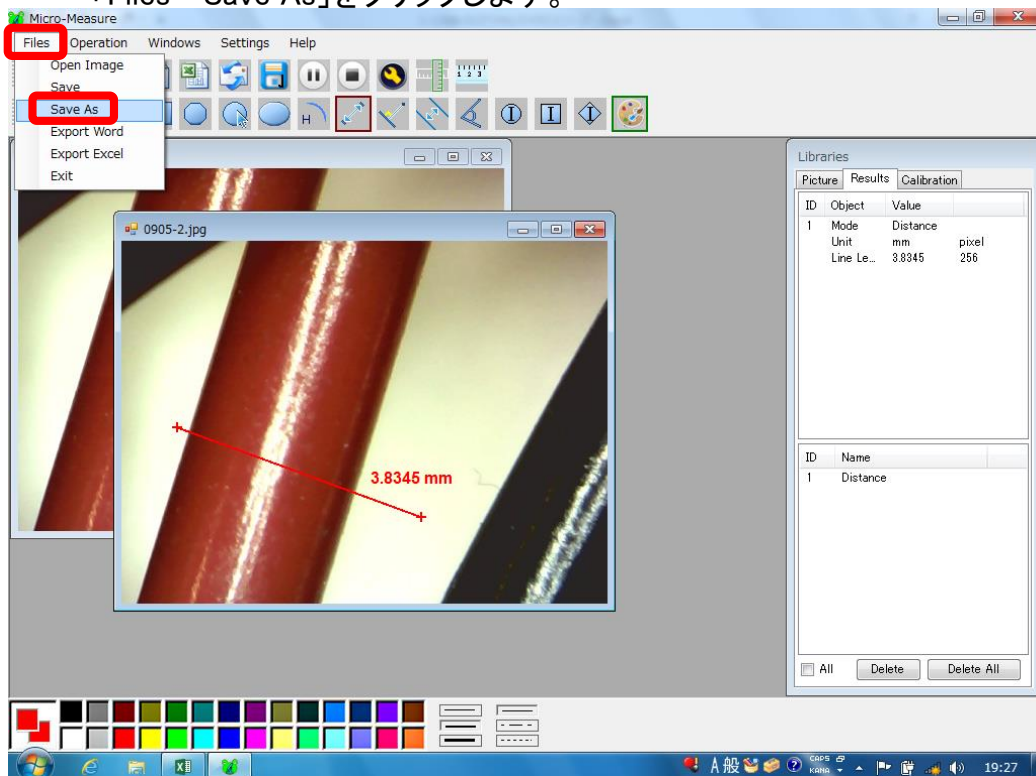

②-6 保存場所、ファイル名を指定し、保存します。

