


酸素吸収剤

1-4039-01

吸収時間表

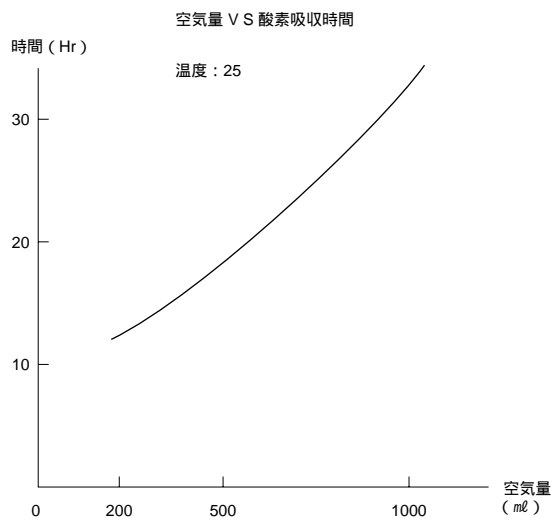

使用方法

- 1) 保存袋に対象物を収納します。対象物に突起などがあり、保存袋が破損する恐れがある場合、保存袋の内壁への接触をさけたい場合などには、対象物をシャーレなどの通気性のある容器に入れた上、保存袋に収納してください。
- 2) アルミ袋の封を切り、酸素吸収剤A-500HSX (白色の小袋) とインジケータを取り出し、保存袋に入れます。
- 3) 保存袋の開口部を密封クリップまたはヒートシール機で密封します。