



■手持屈折計

■MASTERシリーズ用蓋板 交換方法

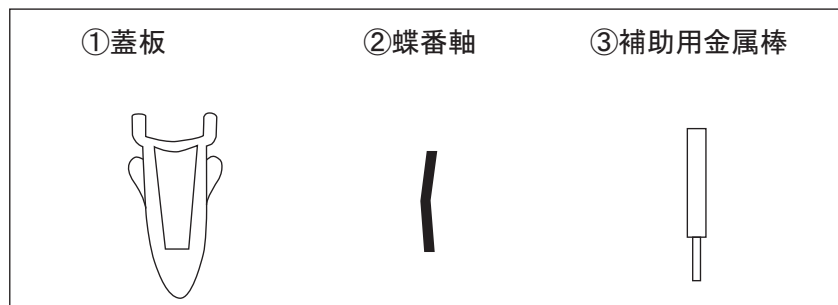

1

左側の穴から蝶番軸に補助用金属棒を当て、ハンマー等で軽く叩いて蝶番軸を出します(図1)。

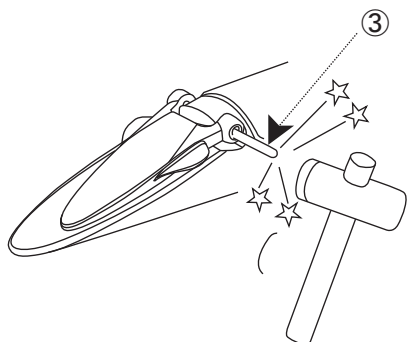


蝶番軸が抜けたら蓋板を外します。



2

新しい蓋板を取り付け位置に正しくセットし、新しい蝶番軸を打ち込みます。蝶番軸は片側が細くなっていますので、細い方から入れてください。打ち込む際は右側から行ってください(図2)。

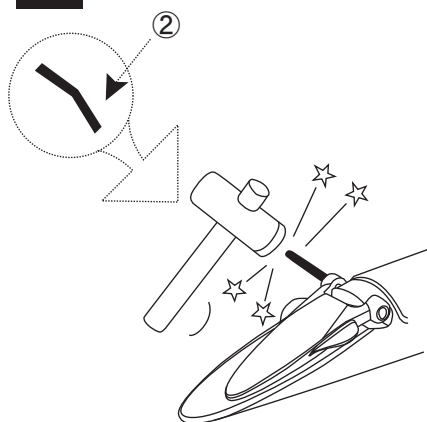

- 取り付け後、蓋板がプリズム面と密着しない場合は、蝶番軸の上下の向きを反対(「へ」の字を逆「へ」の字)にして入れ直してください。
- ご使用のMASTERに金属製の蝶番軸もしくは透明樹脂の蝶番軸が取り付けられている場合がありますが、新しい蓋板に付属している黒い蝶番軸を使用してください。