

# デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SA (品番:1-5916-01)

## 使用手順

### 1. チューブのセット

- 1) 黒い半透明の樹脂製カバーを外してください。
- 2) ポンプヘッドを固定しているネジを外し、ポンプヘッド部とローラー部を取り外してください。
- 3) ポンプヘッドに付属のシリコンチューブカートリッジをセットする。
- 4) 2)で取り外したローラーをポンプヘッドの中央にあるシャフトに取り付ける。  
※取付後は、ポンプヘッドにローターがしっかり収まっていることを確認してください。
- 5) ポンプヘッドをポンプ本体へ取り付ける。  
※ローターと本体側シャフトの溝を合わせてください。

### 2. 回転方向の設定

- 1) STANDBY(準備)スイッチとPOWER(電源)スイッチを入れる。
- 2) MODEキーを押して、回転方向設定へ入る。
- 3) 「F-」(右方向へ吐出)または「-F」(左方向へ吐出)の設定をUP・DOWNキーで設定する。  
※回転するか確認してください。

### 3. 流量の設定

- 1) STANDBY(準備)スイッチとPOWER(電源)スイッチを入れてください。
- 2) MODEキーを押し、Hランプ(カートリッジH装着時)とmL/minランプを点灯させる(流量設定画面へ)。  
※カートリッジL装着時は、LランプとmL/minランプを点灯
- 3) UP・DOWNキーで希望の流量に設定する。
- 4) メスシリンダー等の体積計で1分あたりの採水量を確認してください。

### 4. 流量補正機能

設定した流量と実流量に差異がある場合、流量を補正することができます。

- 1) 補正值(3. 流量の設定 4)で確認した採水量と設定流量値の差異)を計算する。
- 2) Fnキーを1秒以上押して、補正モードに入る。
- 3) UP・DOWNキーで補正值を入力し、Fnキーを押す。
- 4) メスシリンダー等の体積計で1分あたりの採水量を確認してください。