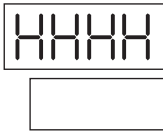
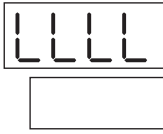


■定温乾燥器（ETTAS）

1-7478-21, 22・1-9382-21, 22

■エラー表示一覧

表示	エラー名	内容	復帰方法
	温度入力 オーバー	温度入力が表示範囲上限を超えた場合に発生し、運転停止します。	温度入力が表示範囲内へ戻ると自動復帰します。 →点検・修理の必要があります。
	温度入力 アンダー	温度入力が表示範囲下限を下回ったりPtセンサーが短絡の場合に発生し、運転停止します。	温度入力が表示範囲内へ戻ると自動復帰します。 →点検・修理の必要があります。
	センサー 断線警報	センサー断線が疑われる場合に発生し、運転停止します。	点検・修理の必要があります。

■トラブルシューティング

症状	原因	対策
設定温度で安定しない。	庫内に物を詰め込みすぎている。	空気の流れが良くなるよう、間隔を空けて試料を配置してください。
	センサーが温度を正確に測定していない。	試料はセンサーから離しておいてください。
	扉の開閉時間が長い・頻度が高い。	できるだけ開閉時間は短く、頻度も少なくしてください。
タイマー運転できない。	誤ったタイマー設定をしている。	一度電源を切り、タイマー設定をやりなおしてください。
	設定どおりに動作しない。	タイマーの時間・分や設定温度を再度確認してください。
[RUN/STOP]を押しても温度上昇しない。	ヒーターが断線している。	購入された販売代理店もしくは当社カスタマー相談センターまでご相談ください。
	独立過昇防止が作動している（パイロットランプが点灯している）。	一度電源を切り温度が十分下がった事をご確認の上、庫内状況など異常が無い事をご確認ください。復帰するには電源を再投入してください。

※上記原因欄の内容がすべての原因を示しているわけではありません。

対策欄の操作で対処できない場合はすぐに運転を中止し、購入された販売代理店までご相談ください。