


■ラコムテスターpH計（突き刺し電極・防水型）

1-7726-01

■電極部寸法

（単位：mm）

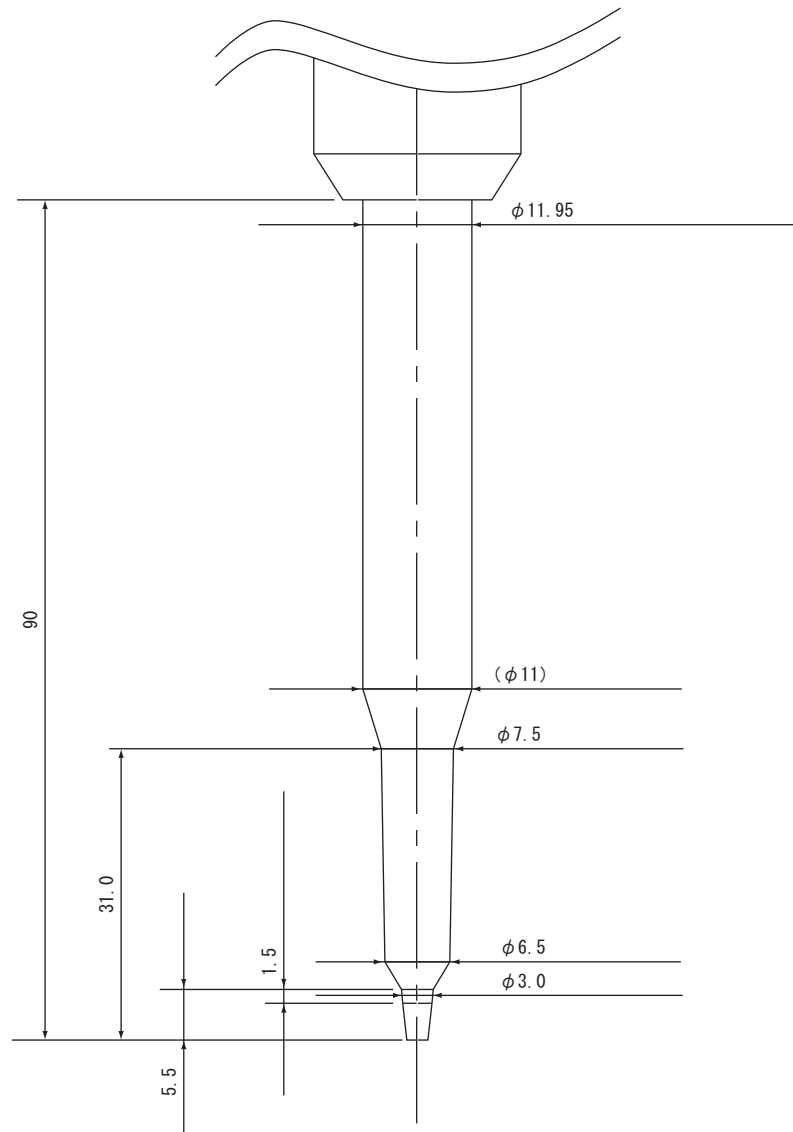

■おかしいなと思ったら（自己診断機能）

本製品には自己診断機能が付いており、不具合の内容がLCD表示部にメッセージとして表れます。

	状 況	対 処
Or/Ur (静止)	電極が校正液に浸されていないか、電極が消耗しました。	電極部を確認してください。電極を新品と交換してください。
	交換電極が本体に正しくセットされていません。	“電極交換”をよく読んで、セットし直してください。
	測定範囲のオーバー・アンダーエラーです。	測定範囲以内か確認してください。
ACT Or Ur (点滅)	温度センサーがショートしています。	電極を新品と交換してください。
Er.0	温度が測定範囲外で、校正エラーが起きました。	測定範囲以内か確認してください。
Er.1	pH値が測定範囲外で、校正エラーが起きました。	測定範囲以内か確認してください。