

■ポータブルグルコース計 2-2917-01, 11, 12

■測定方法



①グルコース計をスタンドから取り出す



②試料をかける
※試料は希釈が必要です。



③測定値が表示される



④センサー部を水道水で洗浄する



⑤スタンドに収納する

<-01>

測定項目	溶液中のグルコース濃度
測定方式	酵素電極法
測定範囲	0.000～1.000%
最小表示	0.001%
測定時間	6秒
表示	LCDデジタル
保存温度範囲 (未使用)	5～40℃
輸送温度範囲	-10～+50℃
電源	CR2032リチウム電池×1個
消費電流	DC3V 最大6mA(測定時)
電池寿命	約180日(1日3回測定)
主材質	ABS樹脂
本体サイズ	138×58×22mm
本体重量	約80g(電池除く)

※使用にはセンサーカートリッジが必要です。

<-11, 12>

測定項目	溶液中のグルコース濃度
測定方式	酵素電極法
測定範囲	0.000～1.000%
最小表示	0.0001%
精度	CV≤5%(at0.5%グルコース標準液・25℃)
測定時間	6秒
試料温度範囲	5～35℃、エタノールを含む場合 (GF-501-S ALセンサー使用時)／5～20℃
保存温度範囲(未使用)	5～15℃(冷蔵)
輸送温度範囲	5～40℃(輸送期間10日以内)
センサー寿命	60日以内に200回(推奨)
本体サイズ	97×22×22mm(保存液ボトル含む)
本体重量	約25g(保存液ボトル含む)

※エタノールを含有する試料を測定する場合は、センサーカートリッジ(エタノール対応) GF-501-S ALセンサーを使用してください。

※開封前は冷蔵保管し、表示された期間内に使用を開始してください。

※センサーカートリッジは消耗品です。定期的な交換が必要です。

※校正液①②(60ml)×各1本・保存液(50ml)×1本・標準液(30ml)×1本が付属品として同梱されています(濃縮試料調整液(200ml)・試料調整液ボトルは付属していません)。

※精度の高い測定をするためには濃縮試料調整液(別売)を使用してください。