

■針先形状

RNリムーバブル ニードル		全てのRN型シリンジに使用できます。但し、接続部には5～100 μ l用と250 μ l～10ml用の2種類があります。
PST-2		セプタムを刺し通す場合このポイントスタイルをお勧めします。針は10～12°カットで、針の詰まりを防ぐため先端にわずかな反りをもたせています。
PST-3		レオダイン、ウォーターズなどHPLCインジェクターへのサンプルの注入に適します。 また、針先は90°カットになっていますので、液体の分注にも利用できます。
PST-5		横穴式で針の詰まりが問題になる場合などに使用します。 通常より厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニール等に刺す場合に適します。
KH PST-2		針先10～12°カットのゼロデッドボリューム型シリンジです。シリンジ購入時はプランジャーワイヤーも同様のカットがされていますが、交換する場合プランジャーワイヤーは90°となります。
KH PST-3		針は90°カットのゼロデッドボリューム型シリンジです。