

■ 材質による分類
 ◎影響なし、又は水と同等 ○短時間では問題なし □洗浄液中で短時間では問題ないが水洗により発錆 ×適さない

アイク リーン	アルカリ性				中性		
	A	C	E	L-10	B	D	L-20
ガラス器具類	○	○	○	○	◎	◎	◎
石英ガラス	×	×	×	×	◎	◎	◎
ステンレス類	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
鉄類	□	□	□	□	×	×	□
アルミ製品	×	×	×	×	○	○	○
真鍮製品	○	○	○	○	◎	◎	◎
プラスチック類	○	○	○	○	◎	◎	◎

■ 仕様

●内容量：4kg

型 番	成 分	性 状	使用方法	特 長
L-10	低泡性非イオン界面活性剤 水質軟化剤 無機ビルダー剤 水溶性溶剤・精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 11.5±1(2%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 0.5～2% 洗浄温度 常温～60℃ 洗浄時間 10～15分	●有機物専用アルカリ性洗浄剤です。 ●非イオン界面活性剤を主剤として特殊ビルダーと水質軟化剤を配合した強力な液体洗浄剤です。 ●血液、血清、体液及びその他の有機系汚れに対して強力な洗浄性を発揮します。 ●低泡性の洗浄剤ですからすすぎが簡単です。 ●低濃度で強力な洗浄性を発揮します。
L-20	高級アルコール系非イオン界面活性剤 蛋白分解酵素 水溶性溶剤・精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 7.0±1(2%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 0.5～2% 洗浄温度 常温～60℃ 洗浄時間 10～15分	●有機物専用超音波洗浄剤です。 ●高級アルコール系界面活性剤に有機酸塩及び金属腐蝕防止剤を添加配合した中性タイプの液体洗浄剤です ●中性洗浄剤の為、器具類に対する影響はありません。 ●蛋白分解酵素含有の為、血液、血清などの有機系の汚れに対して洗浄効果を発揮します。 ●洗浄排出の中和処理の必要はありません。 ●低泡性の洗浄剤の為、すすぎが簡単です。
A	非イオン界面活性剤 特殊ビルダー キレート剤 精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 12.0±1(5%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 1～5% 洗浄温度 常温～50℃ 洗浄時間 10～20分	●超音波洗浄機専用アルカリ性液体洗浄剤です。 ●使用水の硬度に影響をうけず安心してご使用できます。 ●油脂、カーボン、塵垢などを簡単に除去します。 ●洗浄後のすすぎが簡単です。
B	高級アルコール系非イオン界面活性剤 有機酸 腐蝕防止剤 精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 7.5±1(5%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 1～3% 洗浄温度 常温～50℃ 洗浄時間 10～20分	●電子部品及び光学器械専用超音波洗浄剤です。 ●高級アルコール系界面活性剤に有機酸及び金属腐蝕防止剤を添加配合した中性タイプの液体洗浄剤です。 ●中性で強力な洗浄性を持っております。 ●非鉄金属に対する影響性は少なくなっています。
C	非イオン界面活性剤 陰イオン界面活性剤 特殊ビルダー 精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 12.0±1(5%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 3～5% 洗浄温度 常温～60℃ 洗浄時間 10～20分	●研磨剤専用洗浄剤で、液体型のアルカリ性超音波洗浄剤です。 ●研磨剤、油脂類に溶解性を発揮します。 ●水溶性の為、任意に水に溶解します。
D	高級アルコール系非イオン界面活性剤 カルボン酸化合物 アルコール 精製水	外 観 黄色～黄褐色透明液状 p H 7.5±1(原液) 比 重 0.920～1.020	洗浄濃度 50%～原液 洗浄温度 常温 洗浄時間 5～10分	●中性タイプの宝石専用洗浄剤です。 ●カルボン酸化合物及び高級アルコール系非イオン界面活性剤を配合した特殊液体洗浄剤です。 ●中性で強力な洗浄性を持っております。 ●洗浄後のすすぎが簡単で、排水時中和処理は不要です。
E	非イオン界面活性剤 特殊ビルダー キレート剤 精製水	外 観 淡黄色透明液状 p H 12.0±1(5%溶液) 比 重 1.010～1.020	洗浄濃度 1～5% 洗浄温度 常温～60℃ 洗浄時間 10～20分	●金属専用アルカリ性洗浄剤です ●非イオン界面活性剤を主剤とし特殊ビルダーを添加配合した強力な液体洗浄剤です。 ●各種油脂類に対して強力に作用し、洗浄性を発揮します。 ●液体タイプの為、水に任意の割合に溶解します。 ●洗浄後のすすぎが簡単です。

■ 汚染物による分類
 ◎洗浄力大 ○洗浄力中 △洗浄力弱

アイク リーン	アルカリ性				中性		
	A	C	E	L-10	B	D	L-20
油 脂	◎	◎	◎	◎	○	○	○
血液・血清・体液	○	○	○	◎	○	○	◎
カーボン	◎	○	○	○	—	—	○
塵 垢	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
研 磨 剤	○	◎	○	○	—	—	—